

INSTRUCTIUNI UTILIZARE

Statie de spalare ochi in situatii de urgenta - JSP

1. Verificati daca recipientul are capacul sigilat, intact.
2. Desfaceti capacul dupa care ridicati capul in sus si cu o strangere usoara indreptati fluxul de lichid spre ochiul afectat, pana la golirea tubului. Este indicat sa tineti pleoapa ridicata pe toata durata procesului.
3. Imediat dupa aceasta procedura se recomanda a se consulta medicul specialist.



© **MONDO-ROMANIA.RO**